

10%一步法 PAGE 彩胶快速配置试剂盒

产品信息

产品名称	编号	规格
10%一步法 PAGE 彩胶快速配置试剂盒	DY50074	125T

产品介绍

本试剂盒适用于 Tris-甘氨酸电泳体系，其中包括 PAGE 凝胶制备所需全套试剂，只需制胶器具，不需要封闭分离胶，不需要额外加入 TEMED，即可制备 PAGE 凝胶。所配置的浓缩胶带有颜色，便于上样。**本试剂盒中新型促凝剂在 4°C 稳定保存至少六个月。**

本试剂盒分离胶和浓缩胶缓冲液均含有 SDS，只适用于变性凝胶电泳。

产品内容

货号	产品组成	产品体积
DY50074-A	浓缩胶溶液	80 ml
DY50074-B	浓缩胶缓冲液	80 ml
DY50074-C	分离胶溶液	250 ml
DY50074-D	分离胶缓冲液	250 ml
DY50074-E	新型促凝剂	8ml

保存条件

本试剂盒保存于 4°C，其中新型促凝剂长期储存置于 -20°C，18 个月有效。

产品特点

方便：无需液封，分离胶灌制完直接加入浓缩胶

快速：省去繁琐计算稀释操作，约 15min 即可凝胶

安全：彻底告别 TEMED，避免接触过硫酸铵粉末，远离有毒试剂

可靠：方法更可靠，电泳效果好，小分子条带更清晰

操作步骤

I. 灌制凝胶（以一块 0.75/1.00/1.50mm 厚的 mini 胶为例）

1. 取等体积的分离胶溶液和分离胶缓冲液，各 2.0/2.7/4.0mL，混匀。

2. 取等体积的浓缩胶溶液和浓缩胶缓冲液，各 0.5/0.75/1.0mL，混匀。

3. 向步骤 1 已混合溶液中加入 40/60/80 μ L 的新型促凝剂，轻轻吹打混匀，避免产生气泡。将混匀后的溶液注入凝胶模具中，使液面距离短玻璃板上沿约 1.5cm 即可。

4. 向步骤 2 已混合溶液中加入 10/15/20 μ L 的新型促凝剂，轻轻吹打使其混匀，不需要等待分离胶凝固，可直接将混匀后的溶液缓慢均匀注入分离胶溶液上面，插入梳子。

注意：灌注浓缩胶时一定要**缓慢均匀**，移液枪头对着玻璃壁左右滑动，让浓缩胶溶液**缓慢均匀沿玻璃壁流下去**，避免将浓缩胶溶液冲入分离胶。

6. 静置约 15 分钟，等待胶凝固，将胶板放置于电泳缓冲液中，慢慢拔出梳子，即可进行常规电泳操作。

注意：胶凝固后上下胶分界线平整度会弱于传统方法配置的胶，但对后续电泳没有影响。

II. 电泳条件

1. 使用快速电泳缓冲液 (AP1091) 进行电泳：恒压 180-200V，约 25-35min；
2. 使用 Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液 (AP0281)：恒压 150V，约 60min；

注：本试剂盒规格 0.75mm 厚度凝胶，125 块/pack；1.00mm 厚度凝胶，92 块/pack；1.50mm 厚度凝胶，62 块/pack

注意事项：

1. 本产品制备的凝胶，浓缩胶对样品没有浓缩效应，与预制胶类似，但与传统 PAGE 胶相比，对蛋白条带分离效果更好。
2. 凝胶速度与温度有显著的正相关性。同等条件下，温度越高，凝胶速度越快，室温过高时建议适当减少新型促凝剂的用量；相反，室温较低，可适当延长凝胶时间。
3. 在配胶之前，**将胶溶液及缓冲液平衡到室温**，可有效避免制胶中**气泡的形成**；
4. 浓缩胶缓冲液内含有无迁移染料，长期静置后会产生沉淀，使用前请轻柔混匀。

附表 1. SDS-PAGE 分离胶的浓度与最佳分离范围

SDS-PAGE 分离胶浓度	最佳分离范围
6% PAGE 凝胶	50-300kD
8% PAGE 凝胶	30-150kD
10% PAGE 凝胶	20-100kD
12% PAGE 凝胶	15-60kD
15% PAGE 凝胶	<40kD

本产品仅作科研用途